





Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ 120/12

Материал: Резина органическая в виде трубки

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала:** Сухой, упругий, непрочный, 70 % каучука, остальное добавки, $\rho_{\text{каучука}} = 0.93 \text{ г/см}^3$;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Трубки Ø $7 \times 2,5$ мм, длиной до 15 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Измельчение до крупности менее 4 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной ножевой мельнице РМ 120

2.1.1 Вес пробы: 300 гр;

2.1.2 Время измельчения: 30 сек; **2.1.3 Производительность:** 36 кг/час;

2.1.4 Результат:

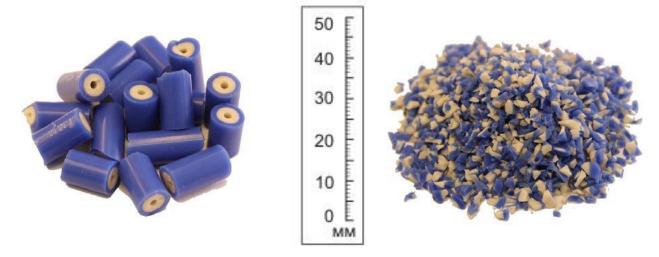


Рис.3. Материал до измельчения

Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний:



Рис. 5. Распределение продукта измельчения

