



# ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству  
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»  
и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № РМ 120/30

Материал: Чабрец

### Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, гигроскопичный, хрупкий, непрочный;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Стебли с листьями длиной до 70 мм, семена и листья размером от 2 до 8 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение до размера от 0,5 до 5 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1 Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2 Анализатор А 20

### Раздел 2. Проведений испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной ножевой мельнице РМ 120

2.1.1 Вес пробы: 27 гр;

2.1.2 Время измельчения: 37 сек;

2.1.3 Производительность: 2,5 кг/ч;

## 2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения.

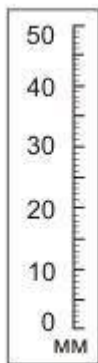


Рис. 4. Продукт измельчения.

## Раздел 3. Результат испытаний.

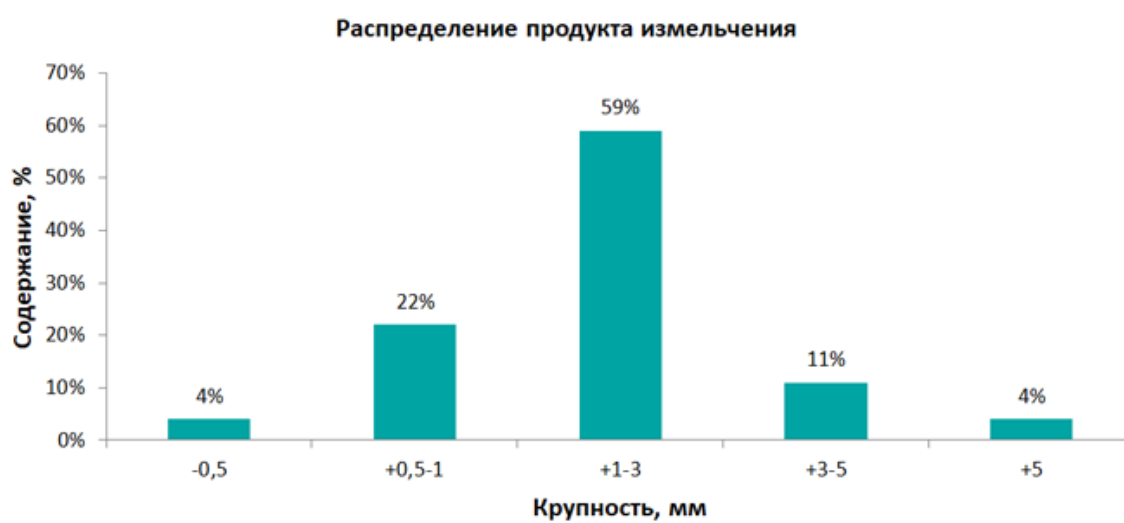


Рис. 5. Распределение продукта измельчения.