







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

### Протокол проведения испытаний № ДП 10-1

Материал: Гранулы пластика

## Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Свойства исходного материала: сухой, твердый, прозрачный;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Частицы цилиндрической формы Ø3 мм длиной 3 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Оценить погрешность деления пробы.
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Делитель проб ДП 10

### Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Деление на две равные части.
- 2.1.1 Вес пробы: 488,1 гр.;
- 2.1.2 Комментарии по технологическому процессу:

Исходный материал разгружался третьим пробосборником (загрузочным совком).

- 2.2 Последовательное деление на две неравные части: 1/4 и 3/4.
- 2.2.1 Вес пробы: 488,1 гр.;
- 2.2.2 Комментарии по технологическому процессу:

Исходный материал разгружался третьим пробосборником (загрузочным совком). Далее свободный пробосборник устанавливался вместо заполненного и материал из пробосборника подавался в делитель. Затем процесс повторился

- 2.3 Последовательное деление на две неравные части: 1/8 и 7/8.
- 2.3.1 Вес пробы: 488,1 гр.;

#### 2.3.2 Комментарии по технологическому процессу:

Исходный материал разгружался третьим пробосборником (загрузочным совком). Далее свободный пробосборник устанавливался вместо заполненного и материал из пробосборника подавался в делитель. Затем процесс повторился.

### 2.4 Результаты испытаний:



Рис. 2. Исходный материал

# Раздел 3. Результат испытаний.

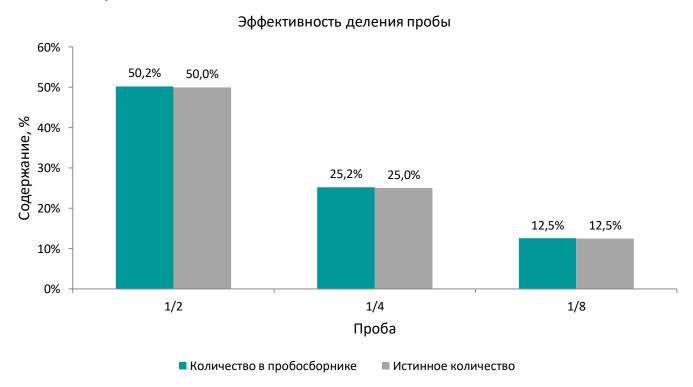


Рис. 3. Эффективность деления пробы