



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № МД 2х2/35-01

Материал: Стеклобой

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, хрупкий, твердость 6-7 ед. по Моосу, плотность 2,2 г/см³;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Бой стекла произвольной формы размером от 20 до 50 мм;

1.3 Поставленная задача: Дробление до крупности менее 10 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Результаты испытаний.

2.1 Дробление на Молотковой Дробилке МД 2х2

2.1.1 Вес пробы: 8,5 кг;

2.1.2 Время дробления: 20 сек;

2.1.3 Производительность: 1530 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до дробления



Рис.4. Продукт дробления

Раздел 3. Результат испытаний.

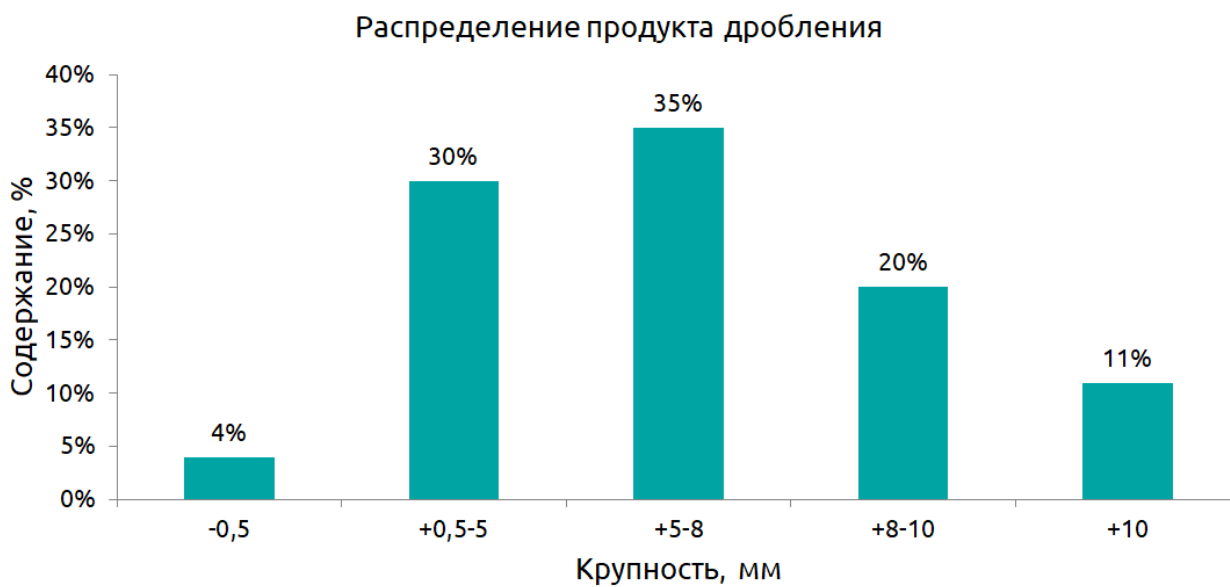


Рис. 5. Распределение продукта дробления