



# ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству  
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»  
и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № МД 2х2/12

**Материал:** Краска акварельная

### Раздел 1. Постановка задачи.

**1.1 Свойства исходного материала:** Твердый, хрупкий, сухой, гигроскопичный;

**1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Куски неправильной формы, крупностью до 50 мм;

**1.3 Поставленная задача:** Дробление до размера от 0,1 до 0,5 мм;

**1.4 Используемое оборудование:**



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис 2. Анализатор А 20

### Раздел 2. Проведение испытаний.

**2.1 Дробление на Молотковой дробилке МД 2х2**

**2.1 Вес пробы:** 340 гр;

**2.2 Время процесса:** 17 сек;

**2.3 Производительность:** 72 кг/час;

## 2.4 Результат:

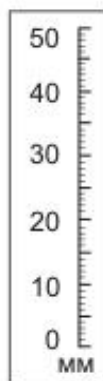


Рис.3. Материал до дробления

Рис.4. Продукт дробления

## Раздел 3. Результат испытаний.

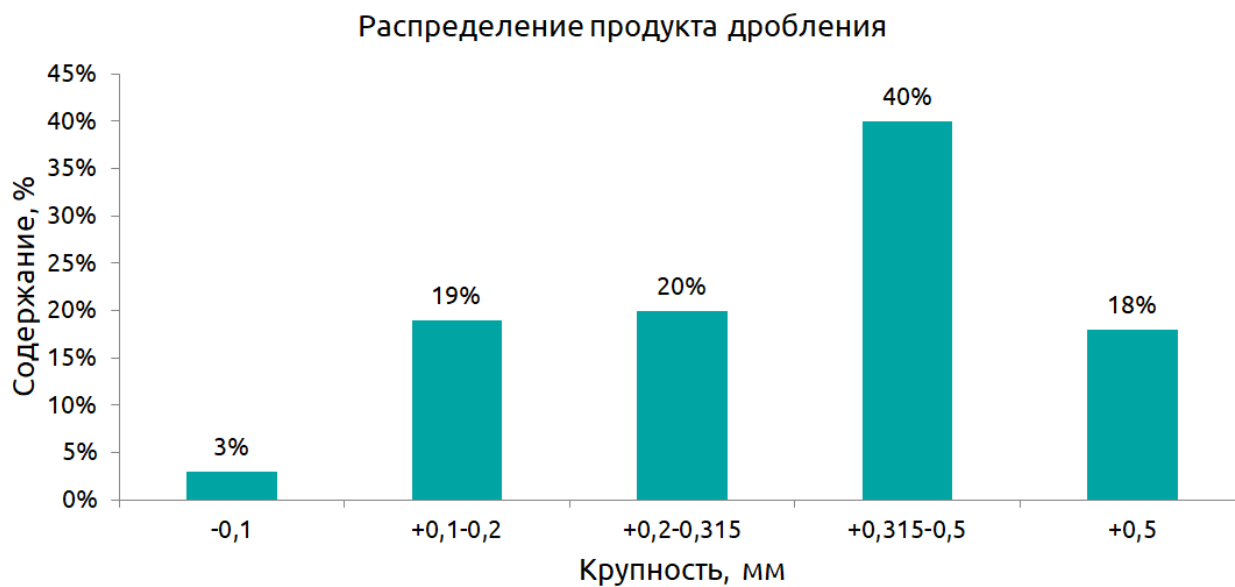


Рис. 5. Распределение продукта дробления

