



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ 250/34

Материал: Корень солодки

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, мягкий;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Произвольной формы размером от 50 до 150 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение материала до размера от 3 до 7 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Роторная ножевая мельница РМ 250



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Результаты испытаний.

2.1 Измельчение на Роторной ножевой мельнице РМ 250

2.1.1 Вес пробы: 200 гр;

2.1.2 Время измельчения: 8 сек;

2.1.3 Производительность: 90 кг/час;

2.1.4 Результат:

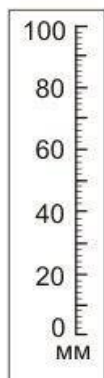


Рис.3. Материал до измельчения

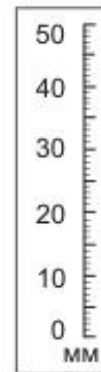


Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

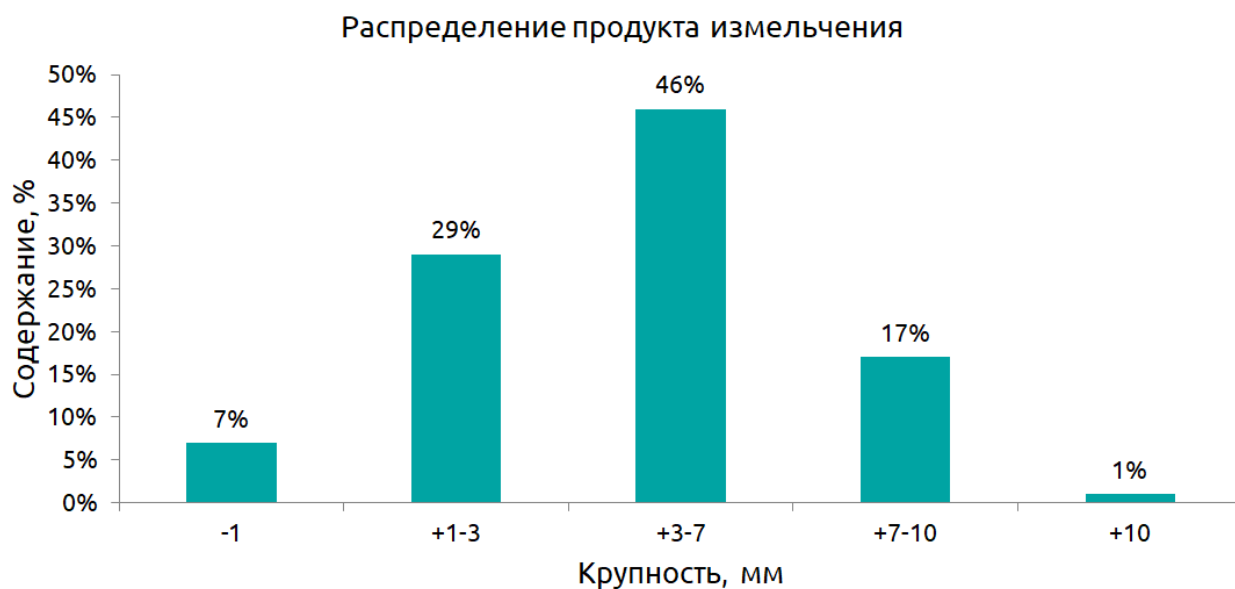


Рис. 5. Распределение продукта измельчения