







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № РМ 120/106

Материал: Шиповник

## Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Основные свойства материала:** Сухой, непрочный, плотность 0,5 г/см<sup>3</sup>;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Частицы продолговатой формы размером от 20 до 30 мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Измельчение до размера от 0,3 до 2,0 мм (не менее 80%); производительностью не менее 5 кг/час;



Рис. 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2 Анализатор ситовой A 20



Рис. 3 Сито лабораторное C20/50

## Раздел 2. Проведений испытаний.

Измельчение на Роторной мельнице РМ 120

**2.1 Вес пробы:** 115 г;

2.2 Продолжительность процесса: 21 сек;

2.3 Производительность: 19,7 кг/час.

2.4 Результаты испытаний:

## 2.4 Результат:

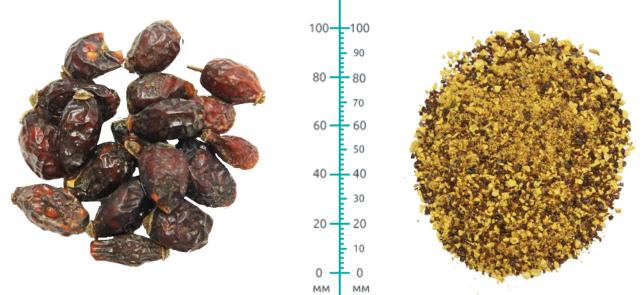


Рис. 2. Материал до измельчения

Рис. 3. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

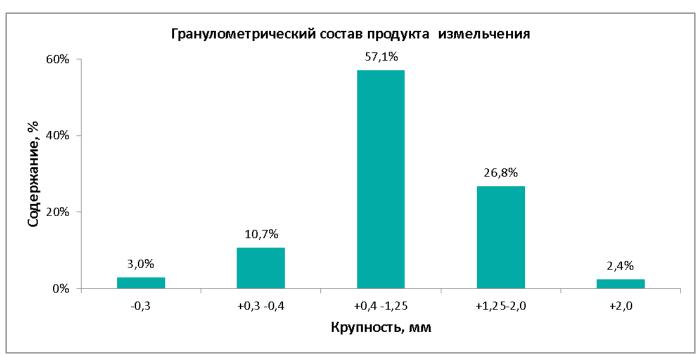


Рис. 4. Гранулометрический состав продукта измельчения