







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ИД 200/27

Материал: Силикагель

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 Свойства исходного материала: Сухой, гигроскопичный, хрупкий, непрочный;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Сферические гранулы диаметром от 3 до 5 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Измельчение до размера от 0,16 до 0,5 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Истиратель дисковый ИД 200



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Измельчение на Истирателе дисковом ИД 200
- **2.1.1 Вес пробы**: 100 г;
- 2.1.2 Время измельчения: 45 сек;
- 2.1.3 Производительность: 8 кг/час;

2.1.4 Результат:

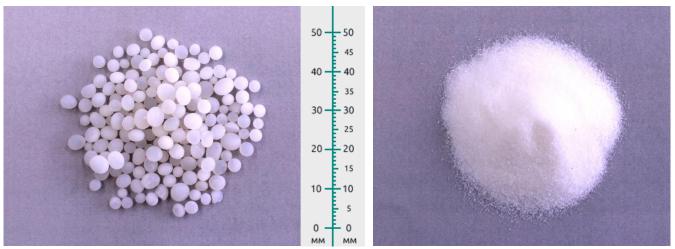


Рис.3. Материал до измельчения

Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.



Рис. 5. Распределение продукта измельчения