



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ 120/69

Материал: Морская капуста

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 **Свойства исходного материала:** Сухой, хрупкий, спутанные нитевидные стебли;
- 1.2 **Крупность и фракционный состав исходного материала:** Частицы неправильной формы размером от 10 до 50 мм;
- 1.3 **Поставленная задача:** Измельчение материала до размера от 0,1 до 0,5 мм;
- 1.4 **Используемое оборудование:**



Рис. 1 Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2 Анализатор А 20

Раздел 2. Проведений испытаний.

- 2.1 **Измельчение на Роторной ножевой мельнице РМ 120**
 - 2.1.1 **Вес пробы:** 86 г;
 - 2.1.2 **Время измельчения:** 2 мин 25 сек;
 - 2.1.3 **Производительность:** Определяется только скоростью загрузки;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения



Рис. 4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.

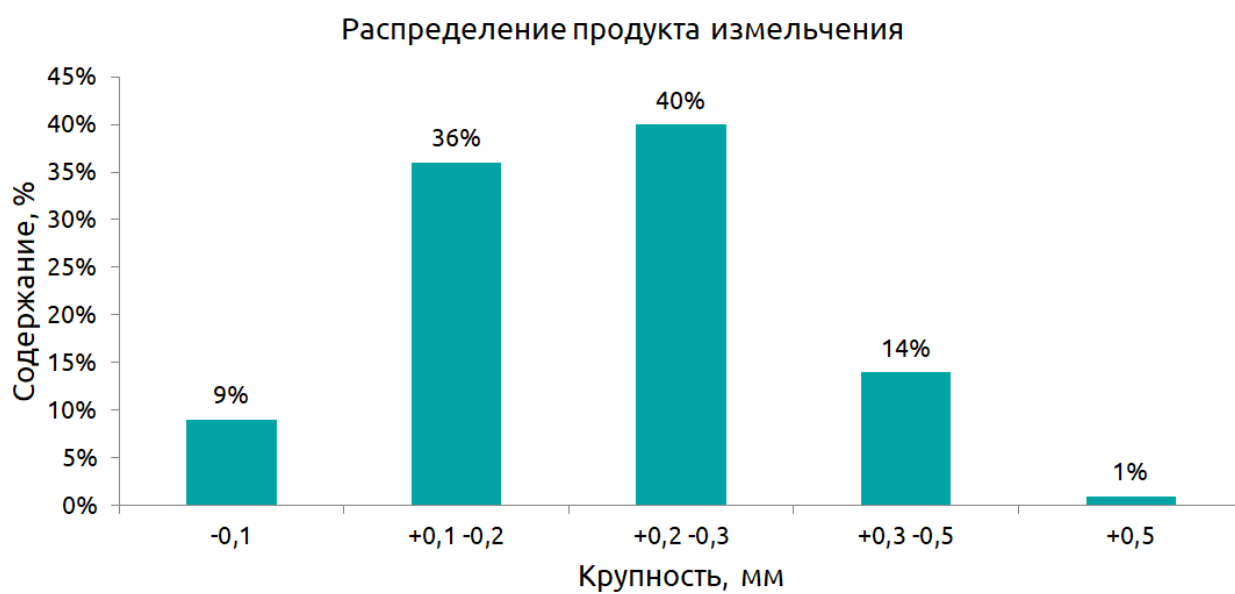


Рис. 5. Распределение продукта измельчения