



# ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству  
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»  
и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № А 20/9

**Материал:** Порошок свинцовый

### Раздел 1. Постановка задачи.

**1.1 Свойства исходного материала:** Сухой, сыпучий, красного цвета,  $\rho = 3,2 \text{ г/см}^3$ ;

**1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала:** Частицы неправильной формы крупностью менее 0,15 мм;

**1.3 Поставленная задача:** Определить гранулометрический состав материала;

**1.4 Используемое оборудование:**



Рис. 1. Анализатор А 20

### Раздел 2. Проведение испытаний.

**2.1 Рассев пробы на Анализаторе А 20 на базе ВП 30 Т**

**2.1.1 Вес пробы:** 320 гр;

**2.1.2 Время отсева:** 20 мин;

**2.1.3 Производительность:** 0,96 кг/час;

## 2.1.4 Результат:



Рис. 2. Продукт отсева

## Раздел 3. Результат испытаний:

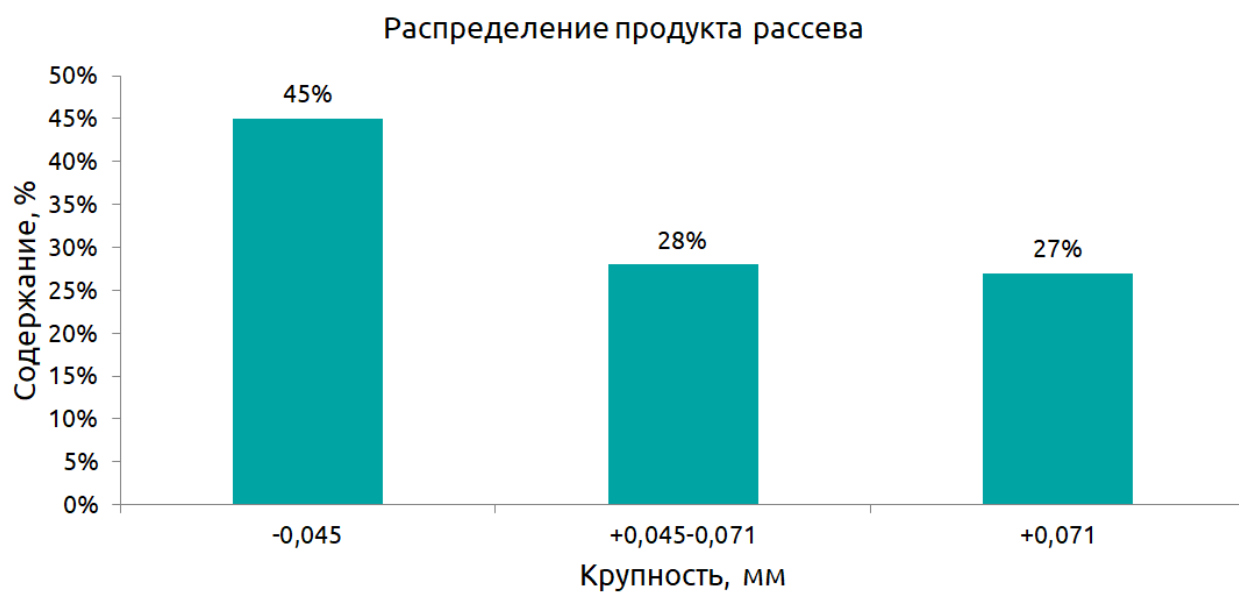


Рис. 3. Распределение продукта отсева